



AHİLAB SULAMA SUYU pH ÖLÇÜMÜ TALİMATI



Su numunesi ph değerinin ölçümü için açma /kapama tuşuna basılarak alet açılır.Alet üzerindeki MODE tuşu ile pH moduna gelinir.

Su numunesi manyetik karıştırıcı üzerinde beher içinde sürekli karıştırılır.

pH metrenin elektrodu su numunesi içine yeterince daldırılarak doğrudan pH okuması yapılır ekrandaki değer kaydedilir.

Okuma bittikten sonra elektrot saf su yardımıyla temizlenip bir peçete yardımıyla kuruması sağlanır solüsyonuna konularak kaldırılır.

pH metre kapama tuşuna basılarak alet kapatılır.

Hazırlayan	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürlüğü	Doküman No	TL-195
Yürürlük Onayı	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürlüğü	İlk Yayın Tarihi	27.01.2022
Kalite Sistem Onayı	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa Adedi	1/1