



AHİLAB
SULAMA SUYU ELEKTRİKSEL
İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ
TALİMATI



pH metre açma/kapama tuşuna basılarak açılır. Alet MODE tuşu yardımıyla EC moduna alınır.

Su numunesi manyetik karıştırıcı üzerinde sürekli karıştırılır.

EC elektrodu su numunesine yeterince daldırılarak doğrudan okuma yapılır ve ekrandaki değer kaydedilir.

Okuma bittikten sonra elektrot saf su yardımıyla temizlenip kurulum kağıdı ile kurulanır ve yerine kaldırılır

Alet kapama tuşuna basılarak kapatılır.

Hazırlayan	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürlüğü	Doküman No	TL-202
Yürürlük Onayı	Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürlüğü	İlk Yayın Tarihi	27.01.2022
Kalite Sistem Onayı	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü	Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa Adedi	1/1